


Tube spectral Hélium

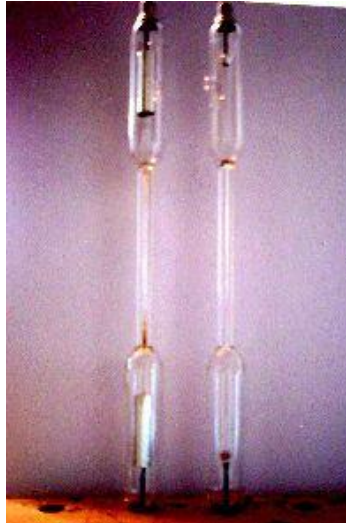

Présentation

Le tube est utilisé pour démontrer les spectres de différents gaz et de vapeurs. Ils contiennent des gaz soigneusement purifiés, de sorte à ce que leur spectre apparaisse indépendamment de celui des autres gaz / vapeurs.

Données techniques

Longueur du tube: 220.00 mm
Longueur du tube capillaire: 75.00 mm
Diamètre extérieur du tube: 15.00mm
Tension d'amorçage: 3 - 6 kV
Tension de fonctionnement: <5 kV (pas de rayons X)
Courant recommandé : <1.0 mA
Connexions: bouchons de contact en métal

Avertissements

Les tubes ne sont pas adaptés pour un fonctionnement continu ! Une période de fonctionnement trop longue sans interruption peut conduire à la destruction de la cathode. Cela affecte la pression dans le tube et peut donc nuire à son fonctionnement de manière significative. Il est donc recommandé de baisser l'alimentation du tube à 0.5 mA pendant 1 minute, et cela après 15min d'utilisation. Plus le courant appliqué est élevé, plus court sera le temps de fonctionnement.

Remplissage

Gaz rare :

Tube spectral Hélium - Réf.1045162

- Néon (Ne)
- Hélium (He)
- Argon (Ar)
- Krypton (Kr)
- Xénon (Xe)

Gaz de base :

- Azote (N₂)
- Oxygène (O₂)
- Dioxyde de carbone (CO₂)
- Dihydrogène (H₂)

Métal :

- Mercure (Hg)

Vapeur liquide :

- Eau (H₂O)

Attention !

Les tubes de mercure contiennent du mercure pur qui peut être libéré en cas de rupture du tube. A manipuler avec précautions !